

# **elma aqua sonic**

## **ULTRASCHALL-UNIVERSALREINIGER FÜR EMPFINDLICHE TEILE**

### **Beschreibung**

Ammoniakfreies, mild-alkalisches Reinigungskonzentrat. *elma aqua sonic* eignet sich zur Ultraschall-Reinigung für eine Vielzahl von Verschmutzungen.

Ideal für die Reinigung von:

- Plastik-Materialien,
  - medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten,
  - Metallen, einschließlich Al, Zn sowie Leichtmetall-Legierungen,
- elma aqua sonic* entfernt Fingerabdrücke, Fette, Öle und auch angetrocknetes Blut.

Temporärer Korrosionsschutz, wenn nur kurz beziehungsweise nicht mit Wasser nachgespült wird.

### **Anwendung und Dosierung**

Dosierung im Ultraschallbad: 5 – 10 %ig (entspr. 1 : 20 – 1 : 10).

Reinigungszeit: 5 – 15 Minuten. Temperatur: ca. 60°C.

### **Hotline Anwendungsberatung**

Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: [chemlab@elma-germany.com](mailto:chemlab@elma-germany.com)

### **Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge**

*elma aqua sonic* ist gemäß GefStoffV / EG-Richtlinien & Schweizer ChemV als Reizend (Xi, R36) eingestuft. Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und gehen Sie sorgfältig mit den Reinigungskemikalien um.

### **Physikalisch-Chemische Charakterisierung**

Dichte: ~1005 g/l, pH 8,2 – 8,8 im Lieferzustand.

Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: <5% anionische Tenside, 5-15% nichtionische Tenside, Duftstoffe.

### **Entsorgung des Reinigungsbades**

Die enthaltenen Tenside sind gemäß Anhang III der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar.

Die aus dem Produkt bestimmungsgemäß hergestellte Reinigungslösung kann unter Beachtung lokaler Vorschriften dem Abwasser zugegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zulässt.

Abfallschlüssel: 20 01 30, „Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen“.

Restentleerte Verpackungen können unentgeltlich zurückgegeben werden. Zuvor Gebinde mit Wasser ausspülen und entleeren.

### **Lieferformen, Lagerung und Transport**

Gebinde: 1l, 5l, 10l und 25l.

Nur im verschlossenen Originalbehälter bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C aufbewahren. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

5 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

Das Produkt ist kein Gefahrgut gemäß GGV für alle Transportarten.

**Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co KG**

Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen

e-mail: [info@elma-germany.com](mailto:info@elma-germany.com)

19.07.06/ \\Ehskol01\gb\_chemie\Produkte\PRODInfo\Produkte\deutsch\word\IP\_aqua sonic\_D.doc

Tel.: ++49 (0) 7731 882-0

Fax: ++49 (0) 7731 882-266

[www.elma-germany.com](http://www.elma-germany.com)