

elma clean 75 (EC 75)

**FLÜSSIGES AMMONIAKALISCHES REINIGUNGSKONZENTRAT
FÜR LABOR UND WERKSTATT UND ZUR SCHMUCKREINIGUNG**
intensive Reinigung, zügige Aufhellung

Beschreibung

Reinigungskonzentrat (mit Ammoniak) für Ultraschall-Tauchbäder. *elma clean 75 (EC 75)* entfernt Schmutz, Partikel, Fette und Öle (pflanzliche, tierische sowie mineralöl-basierte), Hautrückstände, Schleif-, Polier- und Läpprückstände (Pariser Rot u.a. Polierpasten und -wachse). Reinigt Schmuck, Werkstücke und Glasgeräte sowie Instrumente/Werkzeuge. Edel- und Buntmetallteile werden aufgehellt. Zink und Aluminium sowie Leichtmetall-Legierungen können angegriffen werden! Nicht für weiche/empfindliche Steine (Perlen, Korallen, Lapis lazuli, Amber, Opal etc.).

Anwendung und Dosierung

Dosierung bei Ultraschall: 5 %; im Tauchbad ohne Ultraschall: 10 - 15 %.
Temperatur bei getragenen Schmuck: Raumtemperatur; bei Schmuck aus Reparatur und Fertigung: 20 – 50°C. Nach Reinigung die Teile gut spülen und trocknen.
Arbeiten an gut gelüfteten Orten bzw. im Abzug durchführen. Geruch nach Salmiakgeist (Ammoniak) kann auftreten.

Hotline Anwendungsberatung

Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: chemlab@elma-germany.com

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

elma clean 75 (EC 75) ist gemäß GefStoffV / EG-Richtlinien & Schweizer ChemV als Reizend (Xi, R41) eingestuft. Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und gehen Sie sorgfältig mit den Reinigungschemikalien um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 0,99 g/ml, pH (Konzentrat): ~10,5.
Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: 5-15% anionische Tenside, 5-15% nichtionische Tenside, 5-15% Ammoniumseife, <5% NTA.

Entsorgung des Reinigungsbad

Die enthaltenen Tenside sind gemäß Anhang III der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar.
Die Reinigungslösung kann unter Beachtung örtlicher, behördlicher Vorschriften (evtl. vorherige Neutralisation mit Essig- oder Zitronensäure) dem Abwasser zugegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zuläßt.
Abfallschlüssel: 20 01 29*, „Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten“.
Restentleerte Verpackungen können unentgeltlich zurückgegeben werden. Zuvor Gebinde mit Wasser ausspülen und entleeren.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 1l, 5l und 25l.
Nur im verschlossenen Originalbehälter und zwischen +5°C und +35 °C aufbewahren.
Nicht mit konzentrierten Säuren oder Laugen zusammen lagern.
5 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.
Das Produkt ist kein Gefahrgut gemäß GGV für alle Transportarten.

Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co KG

Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen
e-mail: info@elma-germany.com

Tel.: ++49 (0) 7731 882-0

Fax: ++49 (0) 7731 882-266

www.elma-germany.com

19.10.07/ \\Ehskol01\gb_chemie\Produkte\PRODInfo\Produkte\deutsch\word\IP_EC 75_D.doc

